



Reinigen von Paramecien

Die zu reinigende Paramecienlösung wird in einen Messkolben gegeben.

Etwas Watte locker in den unteren Teil des Halses stopfen.

Die Watte mit Einzeller-Kulturmedium überschichten.

Den Messkolben über Nacht stehen lassen.

Die Paramecien bohren sich durch die Watte und sammeln sich im Einzeller-Kulturmedium.

Die gereinigten Paramecien mit einer Pasteurpipette absaugen und gegebenenfalls die

Watte nochmals mit Einzeller-Kulturmedium überschichten.

